


Quick Guide Omegon® Microstar Camera Installation

1. Installation des Omegon® Microstar Camera Driver

Deutsche Version 1.2015 Rev A


Klicken Sie auf die Datei → **Omegon Microstar Camera Setup.exe** auf der CD-Rom.

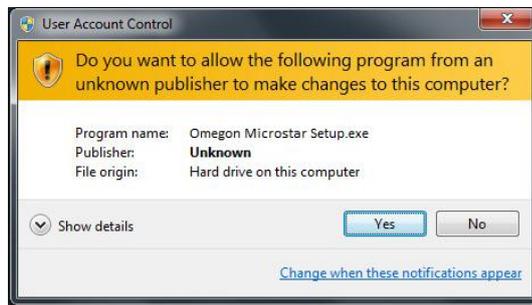


Dieses Fenster der Benutzerkontensteuerung öffnet sich. Klicken Sie „Yes“, um fortzufahren.



Der *PC VGA Camer@ plus Setup* Driver wird mit der Installation beginnen.

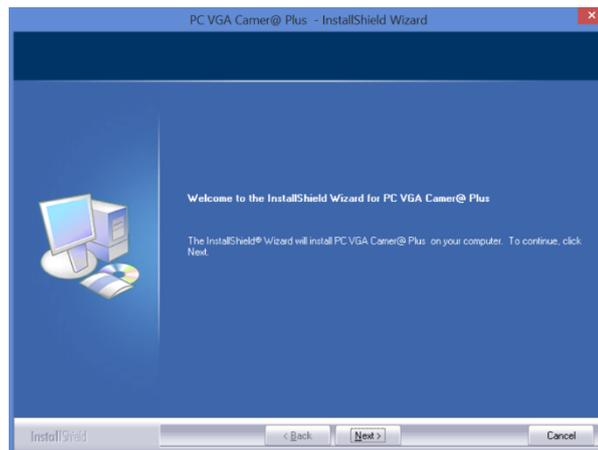

Klicken Sie auf → **Next**, um zu beginnen.

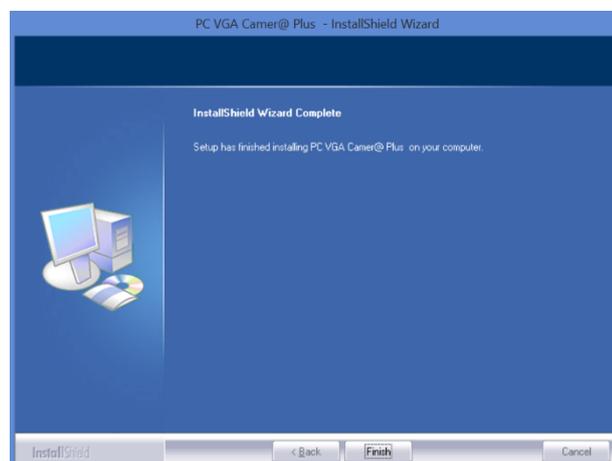


Klicken Sie auf → **Finish**, wenn die Installation beendet ist.


Verbinden Sie das Kamera USB-Kabel mit Ihrem Computer

2. Benutzen Sie das mitgelieferte Amcap.exe für Videoaufnahmen.


Klicken Sie auf die Datei → Amcap.exe auf der CD-Rom.

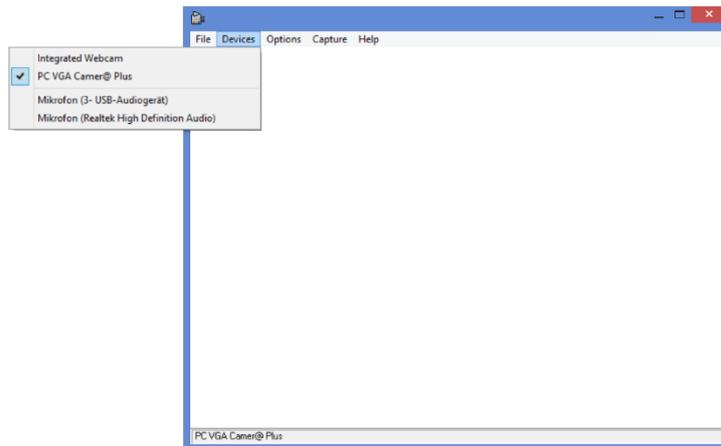


Wählen Sie die Microstar Kamera aus der Liste mit den verfügbaren Kameras aus. **Devices** → **Options** → **PC VGA Camer@ Plus**.

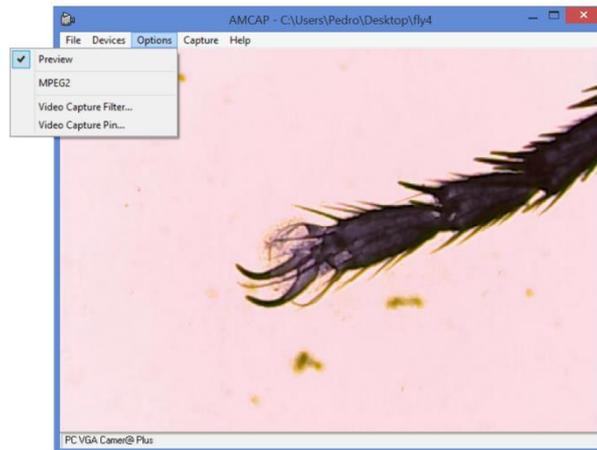


Wählen Sie **Options** → **Preview**.

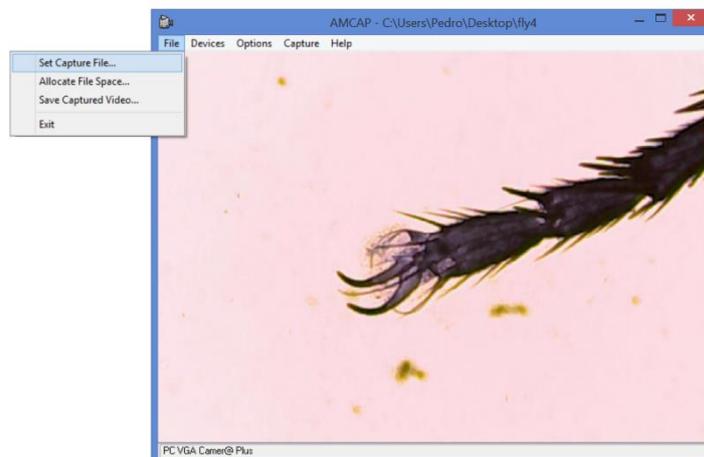


Um eine Aufnahme zu speichern, wählen Sie einen Dateinamen. Dazu klicken Sie auf **File** → **Set Capture File**. Wählen Sie einen Namen für die Datei aus (Anmerkung: Die Datei ist eine Datei mit der Endung .AVI. Falls diese Endung nicht automatisch hinzugefügt wurde, bitte fügen Sie diese hinzu. Die Datei muss vom Typ **File.AVI** sein).

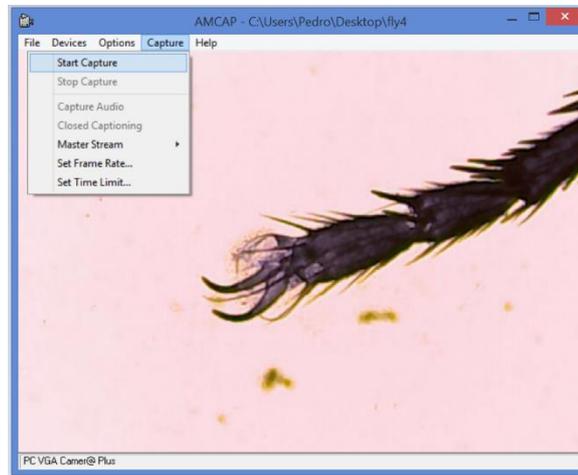

Klicken Sie auf **Capture** → **Start Capture**.

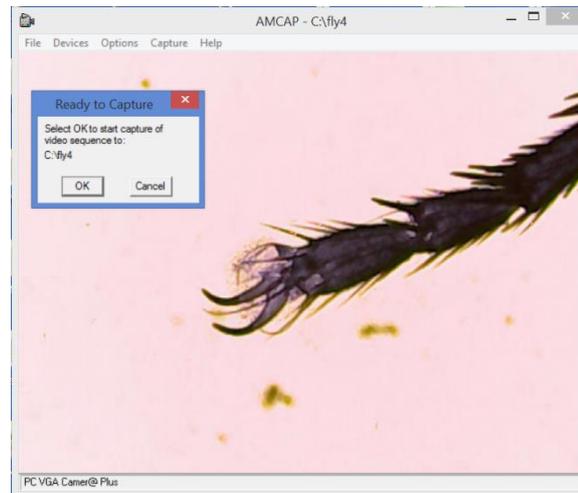

Kontrollieren Sie, ob der Dateipfad richtig ist, dann klicken Sie auf „OK“, um die Aufnahme zu starten.

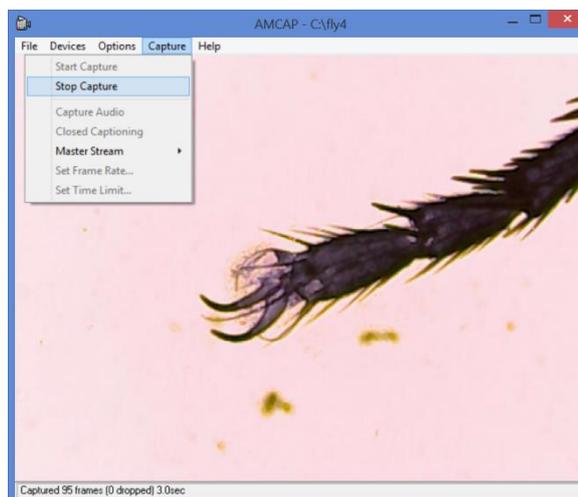

Klicken Sie auf **Capture** → **Stop Capture**, um die Aufnahme zu beenden.

Für weitere Fragen können Sie sich gerne an uns wenden oder uns auf unserer Homepage besuchen: <http://www.astroshop.de>
nimax GmbH Otto-Lilienthal-Str. 9
D-86899 Landsberg am Lech